

ディスペンサー タイマ

Dタイマ

化粧品液、食品液、培地液、試料、薬剤等の少量分注作業に最適!

**チューブ式ローラーポンプで簡単分注。
吐出量の異なる5種のポンプに対応!**



Dispenser Timer



特長

- タイマー数値をデジタルで詳細設定。
- TIMEとポンプ回転数との組み合わせで幅広い吐出量の設定が可能。
- 運転機能は3タイプ
 AUTO…ON/OFF TIMEを繰り返し充填
 MANU…ON TIMEをワンショット充填(フットSWorプッシュSW)
 RUN…連続運転

デモ機

- 標準品のデモ機がございます。ローラーポンプと組み合わせてご購入前の検証にお役立てください。

対応機種 下記機種のカスタマイズ品

- RP-NBC
- RP-NBV
- RP-PLNB
- RP-LF
- RP-MHC

※タイマとの組み合わせにはカスタマイズが必要です。

MODEL
Dタイマ

仕様



分注能力	ポンプ流量可変範囲÷必要分注秒数 ※液種、配管長等、諸々の条件で異なります。
分注精度	MAX吐出量／2秒以上で±2%以内
電源	ポンプ本体から給電
寸法	210W×250D×134H(mm)
重量	3.2kg

動作説明

ON TIME (オンタイム)	分注時間を設定するタイマーです。ポンプ回転数とON TIME時間で分注量が決まります。 ※0.5秒以下の設定はしないでください。
OFF TIME (オフタイム)	制御切替ツマミがAUTO時のインターバル(停止時間)を設定するタイマーです。 ※1秒以下の設定はしないでください。
COUNTER (カウンター)	分注動作の回数を0～99999999で表示します。 リセットボタンを押すと0に戻ります。
RUN…	ポンプが連続運転します。
OFF…	ポンプが停止します。
MANU…	分注運転準備となりスタートスイッチ、またはフットスイッチを押すことでON TIME設定時間を1回分注運転します。
制御切替ツマミ	AUTO… スタートスイッチ、またはフットスイッチを押すことでON TIME、OFF TIMEを繰り返し、連続分注運転します。 停止させる場合は、制御切替ツマミをOFF、又はMANUにしてください。
スタートスイッチ フットスイッチ	

外観寸法図

番号	品名	番号	品名
1	ONタイマー	6	スタートスイッチ
2	OFFタイマー	7	カラー足
3	カウンター	8	フットスイッチ
4	ツマミ	9	ヒューズホルダー
5	メタルコネクター (フットスイッチ接続用)	10	メタルコネクター (ポンプ本体接続用)

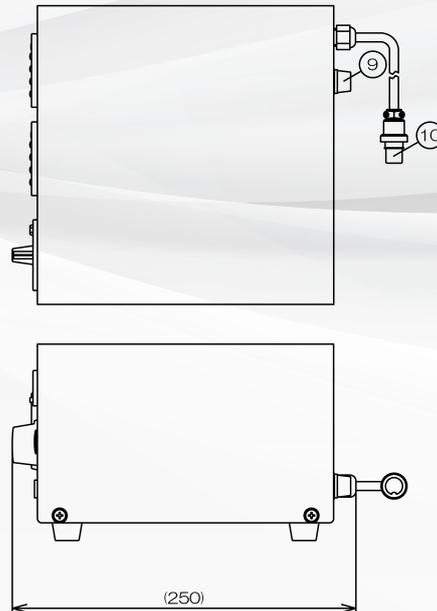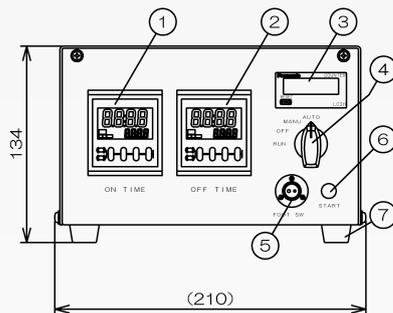

組立図・取扱説明書などは、ホームページよりご確認ください。

三洋テクノス株式会社 ポンプ事業部



Sanyo Trading Group

URL <https://sanyo-technos.com>

Email info-sales@sanyo-technos.com



〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷3-19-3 三洋テクニカルセンター内
TEL : 048-280-1670 FAX : 048-280-1671